

请避免撞击设备外壳、振荡、键区（功能键显示屏）的损坏或者污染。

请确定定期检查设备是否处于正常工作条件。

定期检查（至少两年一次）操作命令、警告，禁止和安全标志的状态，是否良好。

允许的周围环境（室温）：**zui 高. 40°C，zui 低. 5°C** 允许的相对空气湿度：**50%（40°C）**。

放置于洁净的环境中，防止污染。

不要放在阳光下曝晒。

请确保输入电源有良好的接地。

在进行任何维修、保养或移动设备之前，都需要关闭设备，断开电源连接。

设备运输后，操作设备之前请确保设备已静放 1 小时以上。

请不要倾斜设备超过 10 度角。

需要远距离移动设备时，请将浴槽中液体清空。

请仔细检查各连接处，确保没有任何泄露。

如果您对使用仪器或是配件采购有任何疑问，请！